

MT5200/5300(PL)

Поляризационные микроскопы для определения подагры и исследования осадка мочи



- Оптическая система ICOS™ («на бесконечность») с новой усовершенствованной оптикой
- Удобные бинокулярные и тринокулярные насадки (тип Зидентофа)
- Препаратодержатель на два предметных стекла
- Эргономичный реверс-револьвер на 5 объективов для смены увеличения
- Освещение по Келлеру: галогеновый (6В/30Вт) осветитель проходящего света
- Конденсоры: Аббе
- Широкий выбор фильтров и дополнительных принадлежностей
- Методы исследования включают: поляризация

Спецификации

Поляризационные микроскопы для определения подагры MT5200H (PL) и MT5300H (PL)

Увеличение	От 40х до 2000х
Визуальная насадка	— бинокулярная (MT 5200) или тринокулярная (MT 5300) головка — поворотная на 360° с наклоном 30°, компенсация диоптрийной разницы на одном окуляре, межзрачковое расстояние 53–75 мм
Окуляры широкопольные	10х/22 мм
Штатив	металлический, окрашенный огнеупорной эмалью
Револьвер	поворотный поляризатор с двухполуволновой пластиной
Объективы	Strain free Planachromat: 4X/N.A.0.10, W.D. 25.89mm 10X/N.A.0.25, W.D. 7.3mm 40XS/N.A.0.65, W.D. 0.50mm
Предметный столик	механический двухкоординатный градуированный, рукоятка справа, 190x140 мм (перемещение по осям XY 80x52 мм)
Конденсор	Аббе регулируемый по высоте с ирисовой диафрагмой, nA 1,25
Фокусировка	— коаксиальные винты грубой и точной фокусировки — встроенный механизм блокировки фокусировки для защиты препарата и быстрой настройки при его смене — механизм регулировки плавности хода
Источник света	(H) Галоген — 6В/30Вт
Источник питания	220В/50Гц
Рабочая температура, влажность	18–35 °С, менее 85 %
Вес	8 кг

Методика

Тип кристалла	Положение ручки поляризатора	Цвет кристалла в зависимости от его расположения	
		Север – Юг (Горизонтально)	Восток – Запад (Вертикально)
Мочевая кислота или мононатрий урат	Слева	Желтый	Синий
	Справа	Синий	Желтый
Пирофосфат кальция (псевдоподагра)	Слева	Синий	Желтый
	Справа	Желтый	Синий

Информация для заказа

Наименование	Код
Бинокулярный поляризационный микроскоп MT5200H (PL) с галогеновым освещением, стандартная комплектация	MT5200H(PL)
Тринокулярный поляризационный микроскоп MT5300H (PL) с галогеновым освещением, стандартная комплектация	MT5300H(PL)

Мы оставляем за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления



Meiji Techno Japan,
322-1, Chikumazawa, Miyoshi machi, Iruma-gun
Saitama 354-0043, JAPAN
phone: 049-259-0111, fax: 049-259-0113
meiji@meijitechno.co.jp, www.meijitechno.co.jp

Официальный дистрибьютер: Медика Продакт
ул. Шереметьевская, 85, стр. 5,
Москва, 129075
тел.: +7 (495) 787-44-01, факс. +7 (495) 787-44-01
info@meijitechno.ru, www.meijitechno.ru

